

SINCE 1889



タンクの純水を使いたい場所に届ける送水ポンプユニット

純水デリバリーユニット

PW200 **新発売**

ご希望の場所に、純水をお届けします。



特徴

- 本体、採水スタンド、フットスイッチの3ユニット構成
- 純水装置に送水機能をプラスします
- 恒温恒湿槽や洗浄器などへの自動給水システムを構築

使用例



純水デリバリーユニット PW200 **発売記念キャンペーン開催中!!**

通常価格(税抜) **¥298,000** ▶ 特別価格(税抜) **¥198,000** 10万円お得 台数 先着50台限定

設置フロー図



仕様

型式	PW200
商品コード	253135
送液水	純水
採水量	約2.7(2.0)L/min (メンブレンフィルタ装着時)
設置距離	1次側純水タンク⇄本体 最大2.5m φ8mmチューブ 本体⇄採水スタンド 最大5m φ8mmチューブ 本体⇄フットスイッチ 5m 接続ケーブル
採水方法	フットスイッチによる採水 (2種類の動作モードA/B切替) A: 押している間採水、B: 1回押してON、次に押すとOFF
安全機能	空運転異常検知、電源電圧異常、メモリ異常
寸法/重量	本体 W150×D280×H190mm (突起部除く) / 約4kg 採水スタンド 台座φ167×H404mm (最大時) / 約4kg フットスイッチ W180×D150×H130mm (突起部除く) / 約2kg
電源	AC100V 1A (2Aヒューズ付インレット)、コード長さ3m
付属品	送水チューブφ8×6mm 8m、メンブレンフィルタ2個、 エア抜きバルブユニット、取扱説明書、保証書
価格(税抜)	¥298,000

消耗品

品名	商品コード	価格(税抜)	交換時期
メンブレンフィルタ MFRL727 2個入	9020010004	¥12,400	純水通水にて約500ℓ または約3ヶ月

Q&A PW200

Q 送水できる距離はどの程度でしょうか？

純水タンクとPW200本体間は最大2.5m、本体と採水スタンド間は最大5mとなります。設置レイアウトなどをご考慮の上、計画お願いいたします。

Q メルク製のデリバリーキットを使用していますが後継品として使えますか？

もちろんお使い頂けます。接続の取り合いも同じ規格となっています。

Q 他社の純水装置にも取り付け可能ですか？

メルク製Elix Essentialなどのタンクにも弊社WEXと同じように簡単に取り付け可能です。

組み合わせ使用例 (純水製造装置)



セット価格(税抜) **¥868,000**

キャンペーン
適用で更に
お得に!!

● 純水製造装置とのセットをおすすめ!

送水機能のないWEX3NUVなどの純水製造装置にお安く簡単に送水機能が付けられるチャンスです。

● 送水機能のない純水装置を既にお持ちのお客さまにも朗報!

デリバリーユニットPW200を購入するだけで、今お使いの装置(WEXシリーズ旧製品含む)に送水機能が取り付けられます。詳細は、別途ご確認ください。

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889

科学技術の進歩・発展のために



ヤマト科学株式会社

本社: 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

●お客様総合サービスセンター

www.yamato-net.co.jp

0120-405-525 携帯電話からは 0570-064-525

【受付時間】9:00~12:00、13:00~17:00 ※土・日・祝日・振替休日を除く

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 北関東 (048)642-2569 東京西 (042)352-3211 長野 (026)291-6001 京滋 (075)646-5671
仙台 (022)216-5701 千葉 (043)241-7085 川崎 (044)540-3751 静岡 (054)288-9025 関西 (06)6101-3112
前橋 (027)280-4650 東京 (03)5548-7126 横浜 (045)828-1631 名古屋 (052)202-3051 広島 (082)221-0921 上海 東莞
筑波 (029)852-3411 東京北 (03)5939-4761 厚木 (046)224-6911 北陸 (076)443-8603 福岡 (092)263-7550 北京 ケルン

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

●お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No:202101JT(1)P

<海外拠点>

サンフランシスコ 広州
重慶 西安
上海 東莞
北京 ケルン

このカタログの記載内容は2021年1月現在のものです。