

MOUNTING INSTRUCTIONS

L/Sシリーズポンプヘッド用3連装及び4連装金具
取扱説明書

	3連装用	4連装用
商品コード	2 4 3 7 3 4	2 4 3 7 3 6
型式	0 7 0 1 3 - 0 8	0 7 0 1 3 - 0 9
適用ポンプヘッド	L/Sシリーズ 標準ポンプヘッド (L/S 3 6 除く) イージーロードポンプヘッド	

据付方法：

- 1) 3連装或いは4連装する前にチューブを装着願います。 (標準ポンプヘッドのみ)
- 2) STUD スタッドをポンプヘッドに差し込んでください。(ねじ切りが短い端をヘッドに差し込む)
- 3) STUD 4本をヘッドの挿入後ワッシャ・ナットで固定してください。
- 4) サポート金具で水平を調整し、ヘッドが動かないようにロックナットを強く締めつけてください。

